

QUY TRÌNH SỬ DỤNG Lò NUNG



- 1, Dùng khăn sạch vệ sinh lò nung trước khi sử dụng.
- 2, Đặt mẫu vào lò nung và khóa cửa lò nung cẩn thận.
- 3, Cắm điện nguồn và bật công tắc điện nguồn.
- 4, Bật công tắc lò nung về vị trí ON.
- 5, Điều chỉnh nhiệt độ lò nung theo yêu cầu.
- 6, Khi nung mẫu xong tắt công tắc, rút điện nguồn.
- 7, Vệ sinh lò nung sau khi nung.

CHÚ Ý:

- Mẫu nung phải được đặt trong cốc nung.
- Thao tác bỏ mẫu vào tủ và lấy mẫu ra phải dùng kẹp